

FICHE D'UTILISATION

Hotte aspirante

Préambule

La hotte aspirante permet de travailler avec des composés volatils toxiques ou bien de réaliser des cultures bactériennes dans une asepsie relative. Il est aussi possible d'y stocker temporairement et sur une faible surface vos expérimentations dûment étiquetées si cela n'empiète pas sur les manipulations des autres groupes.

Allumer la hotte

1. Appuyer sur le bouton ON/OFF
2. Appuyer sur la flèche $\Leftarrow$ jusqu'à ce que le dernier 0 soit souligné. On voit donc ceci sur l'affichage 0000
3. Appuyer une seule fois sur la flèche $\uparrow$ afin de mettre le mot de passe qui est 0001
4. Appuyer à nouveau sur la flèche $\Leftarrow$
5. la hotte se met à bipper et la vitre se relève à moitié

L'appareil est alors prêt à l'utilisation.

Il est possible d'allumer la lumière intérieure en appuyant sur le bouton .

Eteindre la hotte

Répéter les opérations 1 à 4 comme pour l'allumage.

Entretien



La hotte doit être lavée à l'éthanol par le groupe l'ayant utilisé. Les surfaces à laver sont le fond où il y a pu avoir des projections et le plan de travail.

